

Kisser's Mounting Medium Kisser 封片剂

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0036-10ml	Kisser's Mounting Medium Kisser 封片剂	10ml
NBS0036-50ml	Kisser's Mounting Medium Kisser 封片剂	50ml

产品简介：

Kisser 封片剂（Kisser's Mounting Medium）是按照 Kisser's 经典方法配制的水性封片剂，适用于常规的各种切片和涂片等的封片。主要有效成分为明胶和甘油，另含少量苯酚，不仅能确保封片样本的稳定，也可确保封片剂在室温中的稳定存放。

保存条件：

室温保存，一年有效。

产品使用：

一、贴壁细胞样品

染色完毕后吸进尽液体；滴一滴 Kisser 封片剂于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片剂，尽量避免气泡；之后即可在显微镜下观察细胞样品；

二、组织切片

染色完毕后吸进尽液体；滴一滴 Kisser 封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片剂，尽量避免气泡；之后即可在显微镜下观察切片样品；

注意事项：

1. 本品在温度较低时呈固态，使用前需在 37℃~50℃温育，完全溶解后再使用。
2. 本品含少量苯酚，苯酚对人体有毒，操作过程中需特别小心，需佩戴防护面罩，避免与皮肤、眼睛与衣物直接接触，以及避免吸入体内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS0032-5ml</u>	<u>Fluoromount-G 抗荧光淬灭封片剂</u>	5ml
<u>NBS0033-5ml</u>	<u>DAPI Fluoromount-G 抗荧光淬灭封片剂</u>	5ml
<u>NBS0034-100ml</u>	<u>中性树脂封片剂</u>	100ml
<u>NBS0035-100ml</u>	<u>液体石蜡封片剂</u>	100ml
<u>NBS0036-10ml</u>	<u>Kisser's Mounting Medium Kisser 封片剂</u>	10ml
<u>NBS0037-10ml</u>	<u>Kisser's Mounting Medium (Phenol-free)无苯酚 Kisser 封片剂</u>	10ml
<u>NBS0038-50ml</u>	<u>甘油明胶封片剂</u>	50ml
<u>NBS0039-100ml</u>	<u>DPX 封片剂</u>	100ml