

Glycerol Gelatin Mounting Medium 甘油明胶封片剂

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0038-10ml	甘油明胶封片剂	10ml
NBS0038-50ml	甘油明胶封片剂	50ml

产品简介:

甘油明胶封片剂 (Glycerol Gelatin Mounting Medium) 是参考 Kisser' s 经典方法配制的一种水性封片剂, 经适当改良后不含剧毒的苯酚, 适用于常规的各种切片和涂片等的封片。主要有效成分为明胶和甘油。

保存条件:

4°C保存 (一年有效)

产品使用:

一、贴壁细胞样品

染色完毕后吸进尽液体; 滴一滴甘油明胶封片剂于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片剂, 尽量避免气泡; 之后即可在显微镜下观察细胞样品;

二、组织切片

染色完毕后吸进尽液体; 滴一滴甘油明胶封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片剂, 尽量避免气泡; 之后即可在显微镜下观察切片样品;

注意事项:

1. 本品在温度较低时呈固态, 使用前需在 37°C~50°C 温育, 完全溶解后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其它用途!

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0032-5ml	Fluoromount-G 抗荧光淬灭封片剂	5ml
NBS0033-5ml	DAPI Fluoromount-G 抗荧光淬灭封片剂	5ml
NBS0034-100ml	中性树胶封片剂	100ml
NBS0035-100ml	液体石蜡封片剂	100ml
NBS0036-10ml	Kisser's Mounting Medium Kisser 封片剂	10ml
NBS0037-10ml	Kisser's Mounting Medium (Phenol-free)无苯酚 Kisser 封片剂	10ml
NBS0038-50ml	甘油明胶封片剂	50ml
NBS0039-100ml	DPX 封片剂	100ml