

## 通用型一抗二抗稀释液

### Universal Primary and Secondary Antibody Dilution Buffer

| 产品编号          | 产品名称       | 包装规格  |
|---------------|------------|-------|
| NBS5248-100ml | 通用型一抗二抗稀释液 | 100ml |
| NBS5248-500ml | 通用型一抗二抗稀释液 | 500ml |

#### 产品简介:

通用型一抗二抗稀释液是一种即用型的稀释液，专为蛋白免疫印迹（Western Blot）实验中一抗和二抗的稀释与配制而设计。该稀释液中添加了抗体保护剂，能够有效增强抗体的活性与稳定性，同时降低非特异性背景着色，从而显著提高实验的特异性和灵敏度。此外，该稀释液可重复使用，有助于节约珍贵的抗体资源。

本试剂不含动物源蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞等防腐剂，适用于所有类型的抗体稀释，包括 HRP（辣根过氧化物酶）和 AP（碱性磷酸酶）标记的抗体。即用型稀释液，无需额外配制。本品不含有叠氮钠，因此不会抑制过氧化物酶标记的一抗或二抗的活性。同时，本品不含脱脂奶粉，不会干扰生物素标记或碱性磷酸酶标记抗体的活性。

#### 保存条件:

4℃保存（一年有效）

#### 产品使用:

1. 直接用本产品对一抗或二抗进行适当倍数的稀释。
2. 经本品处理后的一抗或二抗稀释液可回收于 4℃ 保存，多次重复使用，直至不能达到理想结果后丢弃。

#### 注意事项:

1. 本品已经过过滤除菌处理，为了提高产品的稳定性以及使用寿命，建议在吸取产品时避免细菌污染；产品开启后建议一个月内用完，若是发现有沉淀或者细菌污染请舍弃。
2. 为了延长稀释后抗体的使用寿命，一抗孵育尽量在 4℃ 进行。
3. 本品含防腐剂，请小心操作避免皮肤直接接触。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**相关产品：**

| 产品编号                 | 产品名称                                         | 包装规格    |
|----------------------|----------------------------------------------|---------|
| <u>NBS3019-100ml</u> | <u>超敏 ECL 化学发光显色液</u>                        | 2x50ml  |
| <u>NBS3020-100ml</u> | <u>特超敏 ECL 化学发光显色液</u>                       | 2x50ml  |
| <u>NBS3023-500T</u>  | <u>BCA 蛋白定量试剂盒（增强型）</u>                      | 500 次   |
| <u>NBS3029-500ml</u> | <u>30%丙烯酰胺甲叉（29:1）溶液 30% Acr-Bis（29:1）</u>   | 500ml   |
| <u>NBS1047-10ml</u>  | <u>5×SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液</u>                    | 10x1ml  |
| <u>NBS8006-500ul</u> | <u>三色预染蛋白 marker（10-180KD）</u>               | 2x250ul |
| <u>NBS8007-500ul</u> | <u>三色预染蛋白 marker（10-250KD）</u>               | 2x250ul |
| <u>NBS3250-500g</u>  | <u>SDS 十二烷基硫酸钠</u>                           | 500g    |
| <u>NBS5202-500ml</u> | <u>免脱洗考马斯亮蓝快速染胶液</u>                         | 500ml   |
| <u>NBS5248-100ml</u> | <u>通用型一抗二抗稀释液</u>                            | 100ml   |
| <u>NBS5249-100ml</u> | <u>抗体剥离液</u>                                 | 100ml   |
| <u>NBS5250-500ml</u> | <u>快速转印转膜液(20X)</u>                          | 500ml   |
| <u>NBS5251-10L</u>   | <u>Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液</u>                | 10x1L   |
| <u>NBS5252-100ml</u> | <u>Western 无蛋白快速封闭液</u>                      | 100ml   |
| <u>NBS6510-100ml</u> | <u>RIPA Lysis Buffer（Medium） RIPA 裂解液（中）</u> | 100ml   |
| <u>NBS6511-100ml</u> | <u>RIPA Lysis Buffer（strong） RIPA 裂解液（强）</u> | 100ml   |